


ADA-1 酸蒸氣器皿洗淨機 (酸洗機)

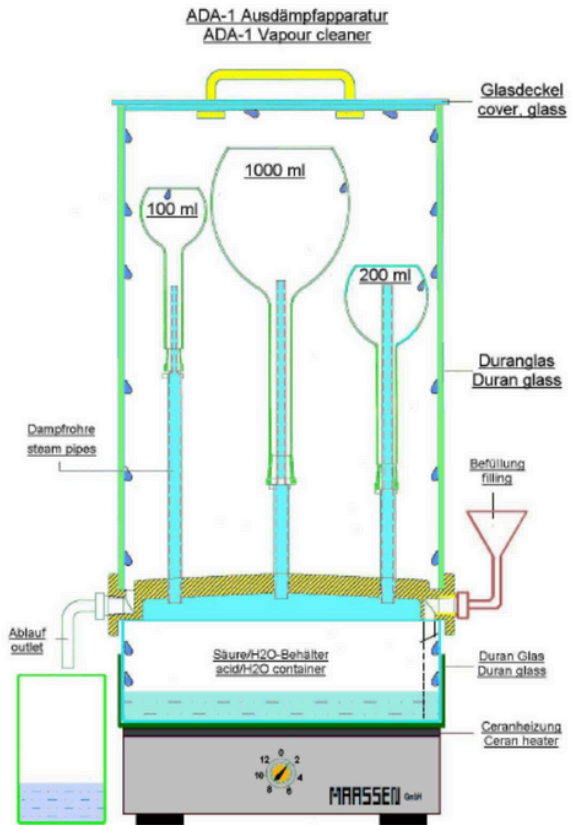

適合超低濃度重金屬分析

- 將低金屬含量的酸加超純水稀釋後放至機台底部，機台底部加熱器可加熱將酸蒸發形成酸蒸氣，在 DURAN 玻璃製成的槽體內進行容器不純物的清洗
- ADA-1 酸蒸氣器皿洗淨機 (酸洗機) 適用於微量及超微量金屬分析，可大幅降低樣品分析時的背景值，並提供安全可靠的酸洗環境
- 可清洗各種不同材質的容器，如：玻璃、石英、陶瓷及PTFE/PFA等材質；可清洗容器種類，如：定量瓶、玻璃試管、錐形瓶等

機臺容量大，一次可放置
3 個 1 公升定量瓶
或是 49 個小瓶子

僅需 1-3 小時 即可洗淨，
酸液並可回收再處理

機台整體 (高 寬 深)
32cm x 42cm x 72cm
器皿放置腔體 (直徑 高)
29cm x 44cm



ADA-1 酸蒸氣器皿洗淨機 (酸洗機)


Mmaassen
ADA-1

運作原理

- 儀器底部酸液經加熱後產生酸蒸氣，在上方容器內凝結成液體；凝結液因重力滑落，順勢將容器內的不純物帶到機台底部，以達潔淨效果
- 機台本身具有酸液填充口及排出口，可方便酸液添加及廢液排出
- 符合 TFDA 公告水產品中無機砷檢驗方法、食用藻類中無機砷檢驗方法

不同尺寸器血管架可供選擇

根據待清洗器皿大小，提供不同大小管架可供使用，管架蒸氣出口具有直徑 6 mm 及 8 mm 可供選擇，並具有鐵氟龍固定夾可調整器皿高低，以達最佳洗淨效果。

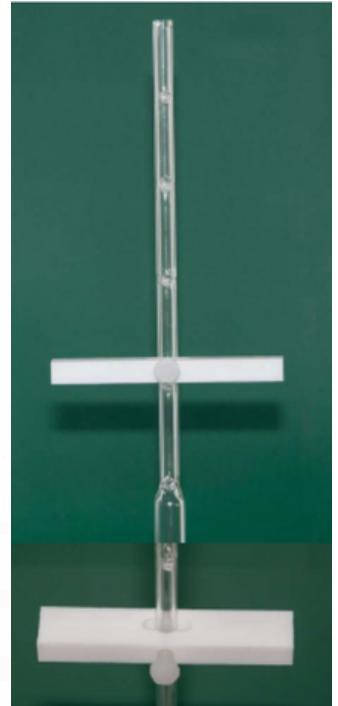

酸純化裝置

(可藉由蒸餾提高各種不同酸液純度)

ECO Q



可處理硫酸、
鹽酸及硝酸
等，每次可
處理 500mL

ECO M

